


Plan

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL ET RESERVATION	2
ALLUMAGE.....	4
CHECH SETUP AND TRACKING (CST).....	5
INTERFACE DIVA	7
CREER SON EXPERIMENT.....	7
SHUTDOWN	9
CONSEILS D'UTILISATION.....	12

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL ET RESERVATION

1- COMPOSANTS

Instrument overview

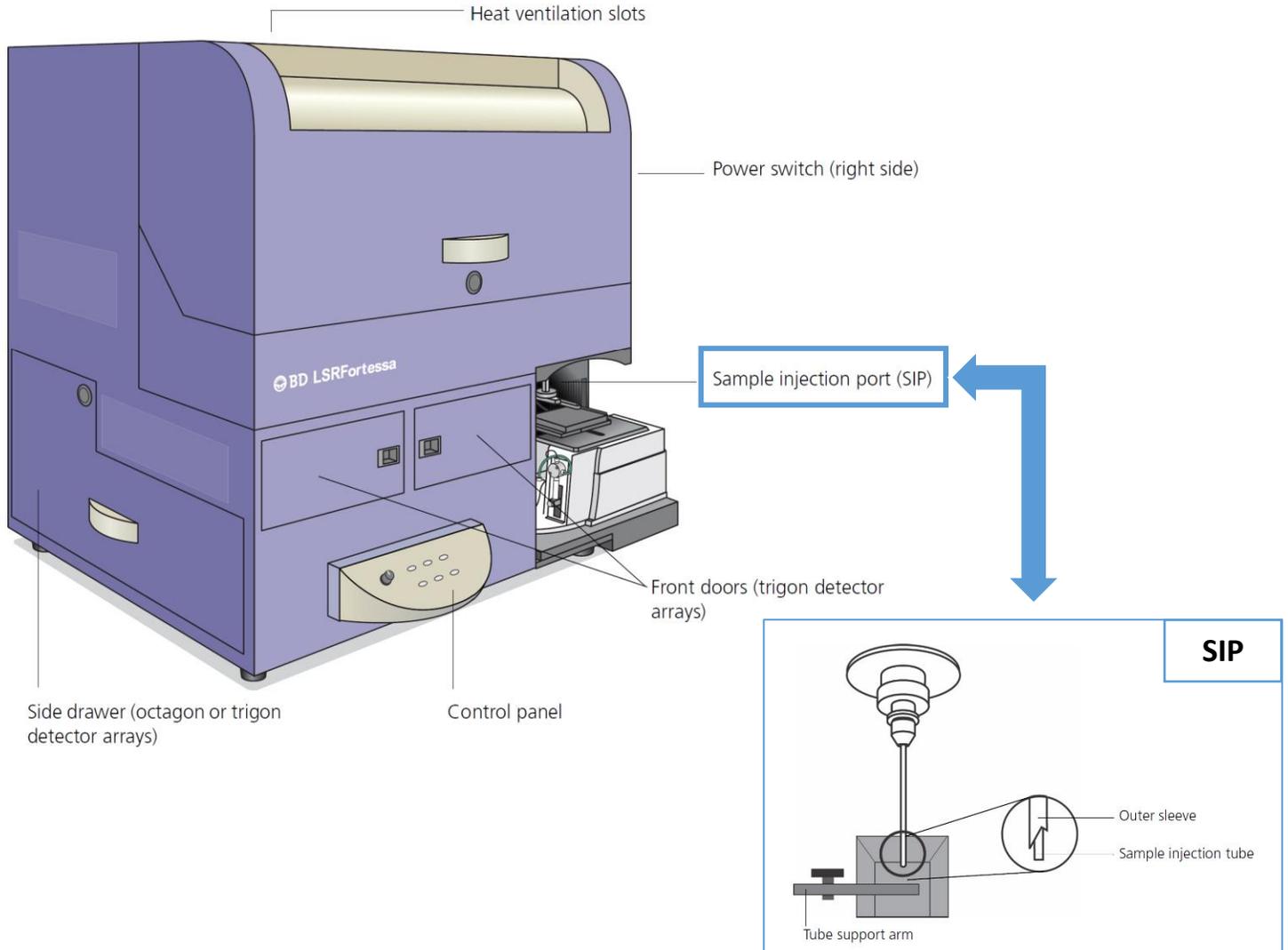

2- BANC OPTIQUE

FORTESSA												
LASER	CHANNEL	FILTER	MIRRORS	ALEXA FLUOR	BD	Thermo	DYLIGHT	eFluor	MILTENYI	Qdot	TANDEM	OTHER
405	VIOLET	F 450/50		AF405	BV421, V450	SB436	DyLight405	eFluor 450	VioBlue, VioBright V423			Pacific blue, LD-V, Spark-Violet-423
		E 525/50	LP475		BV510, V500, BV480, BV415			eFluor 506	VioGreen	525		KO, Pacific-Orange, Pacific Green, Amcyan
		D 610/20	LP600		BV605	SB600				605		
		C 655/8	LP630		BV650	SB645				655		
		B 710/50	LP685		BV711	SB702				705		
		A 780/60	LP750		BV785, BC786	SB780				800		
488	BLUE	B 530/30	LP505	AF488	BB515		DyLight488		Vio515, VB B515, VB-FITC			FITC, GFP, YFP, Amcyan
		A 710/50	LP685		BB700				PerCP-Vio700		PerCP-Cy5,5, PerCP-eFluor710	PerCP
		E 582/15		AF555, AF561	BYG584							PE
532	GREEN	D 610/20	LP600	AF594, AF568			DyLight594		PE-Vio615		PE-Texas red, PE-AF610, PE-EF610, PE-CF594	Texas red, PI
		C 670/30	LP635								PE-Cy5, PE-AF647	7AAD
		B 710/50	LP685						PerCP-Vio700		PE-Cy5,5 PE-AF700	
		A 780/60	LP750						PE-Vio770		PE-Cy7, PE-AF750	
		C 670/14		AF647, AF660			DyLight650	eFluor 660	VioR667, VB667			APC, Cy5
640	RED	B 730/45	LP690	AF 680, AF700			DyLight680		VioR720, VB720			Cy5,5
		A 780/60	LP750	AF750			DyLight755		APC-Vio770		APC-Cy7, APC-eFluor780	APC-eFluor 780, LD NIIR

3- RESERVATION

1. Rendez-vous sur votre espace personnel de l'UVSQ : <https://www.personnels.uvsq.fr/> avec vos identifiants 4/4 de messagerie
2. Cliquer sur Mes applis / Icone RESA



3. Ou directement : <http://redmine2.dsi.uvsq.fr/resa/Web/schedule.php>
4. Sélectionner « PLATEFORME IMAGERIE ET CYTOMETRIE »

The screenshot shows a web interface for resource reservations. At the top, it says 'RESERVATION DE RESSOURCES DIVERSES' and 'PLATEFORME IMAGERIE & CYTOMETRIE'. The date range is set to '14/03/2022 - 20/03/2022'. Below this is a calendar grid with columns for hours from 08:00 to 18:30 and rows for dates from Monday, 14/03/2022 to Sunday, 20/03/2022. A legend at the top identifies reservation statuses: Réservable (blue), Non Réservable (red), Réservé (green), Mes Réservations (blue), Participant (purple), En attente (orange), Passé (grey), and Restreint (grey). A filter sidebar on the left allows filtering by resource type and capacity. The calendar shows several reservations, including 'CST' on 14/03, 'Meriem U1179' and 'Gina EPIM' on 15/03, 'Yasmine (IRS)' on 16/03, 'U1179 eq1 olivier' on 17/03, and 'Jessica (U1198)' on 18/03.

5. Une fois votre formation « utilisateur autonome » effectuée, vous aurez accès à la réservation du Fortessa. Pour créer une réservation, cliquer sur le créneau souhaité. Une nouvelle fenêtre s'affiche :

The screenshot shows the 'Créer une nouvelle réservation' form. It includes fields for 'Ressources' (Fortessa BD 16 couleurs), 'Début' (07/05/2022 09:00), and 'Fin' (07/05/2022 09:30). There are sections for 'Liste des participants' and 'Invités', each with an 'Ajouter' field and a list of users/groups. The form also has 'Annuler' and 'Créer' buttons.

6. Compléter le **libellé de la réservation** en ajoutant votre **nom et votre équipe**. Préciser la date, le créneau horaire et la ressource (l'appareil choisit).
7. Cliquer sur créer pour valider la réservation
8. Vous pouvez **modifier ou annuler votre réservation** jusqu'à la seconde précédent votre créneau. Pour cela cliquer sur votre créneau, modifier votre créneau selon votre besoin et enregistrer. Pour supprimer votre réservation cliquer sur votre réservation puis sur « Plus » et Effacer.


ALLUMAGE

1. Vérifier qu'il reste du FACS flow et que la poubelle a bien été vidée
2. Allumer le FORTESSA : bouton vert côté droit de l'appareil
3. Retirer le tube d'eau du SIP, appuyer sur prime : le bouton devient rouge puis s'éteint. Répéter l'opération 3 fois.



Control panel

The control panel contains the following fluidics controls:

- Sample flow rate control buttons
- Fluid control buttons
- Sample fine adjust knob

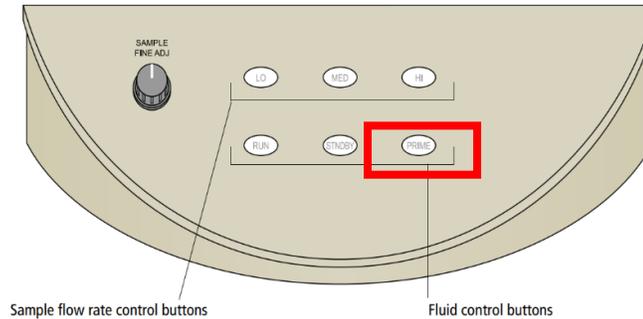


4. Laver le cytomètre : Placer sur le support un tube avec 3 ml de C (eau) et appuyer sur RUN/HI. Laisser 10' puis passer le cytomètre en mode STANDBY/LOW
5. Allumer l'ordinateur
 - a. Boutons ON PC/écrans puis CTL/ALT/Suppr
User : Badmin
Mot de passe BDIS#2\$\$
 - b. Attendre 1 minute l'initialisation de la carte réseau
 - c. Cliquer sur **BD FACS Diva Software**
 - d. User : Choisir son équipe / Ok (pas de Password)
 - e. Attendre la connexion du cytomètre (≈ 1 minute)
 - f. Si l'encart CST apparaît cliquer sur « Use CST settings »

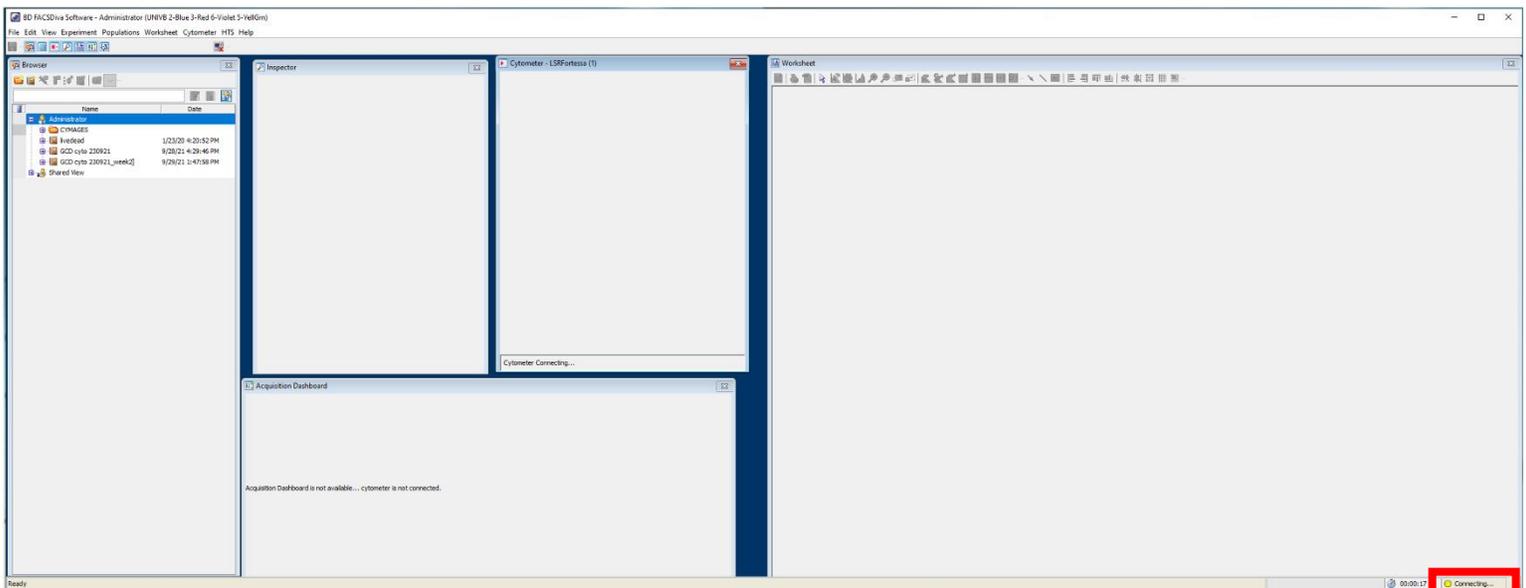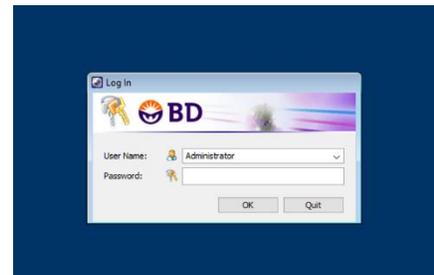


CHECH SETUP AND TRACKING (CST)

Les CST permettent de garantir un appareil fiable dans le temps. Ils permettent de vérifier la stabilité du banc optique mais aussi le calcul de l'area scaling et des lasers delay qui dépendent des lasers mais aussi du bon fonctionnement de la fluidique. Une modification de ces paramètres permet d'identifier par exemple, s'il y a un bouchage temporaire, des saletés sur/dans la flow cell qui peuvent altérer la puissance des lasers.

1. Cytometer / CST

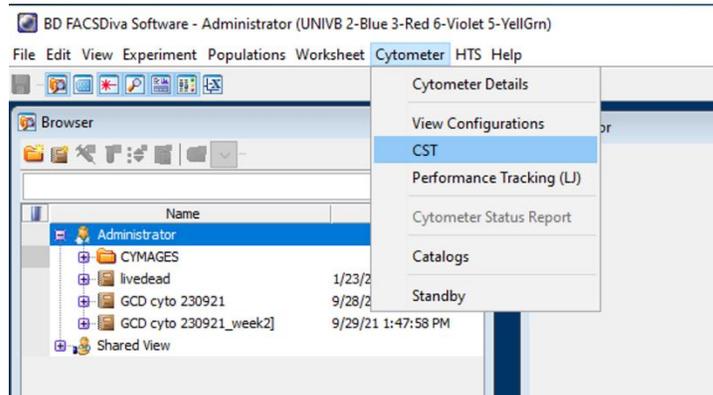

2. Attendre que le module se connecte
3. Préparer un tube avec 350µL de PBS + 1 goutte de billes CST bien vortexées (Dans la porte du frigo de la plateforme - Se conserve au maximum une semaine à 4°C à l'abri de la lumière). Noter sur le tube : CST / N° de lot / date et vortexer à nouveau avant de placer le tube sur l'aiguille
4. Vérifier le Lot ID (lot de billes, écrit sur le tube).
5. Passer le cytomètre en mode RUN/LOW et lancer le check performance : cliquer sur Run puis sur OK

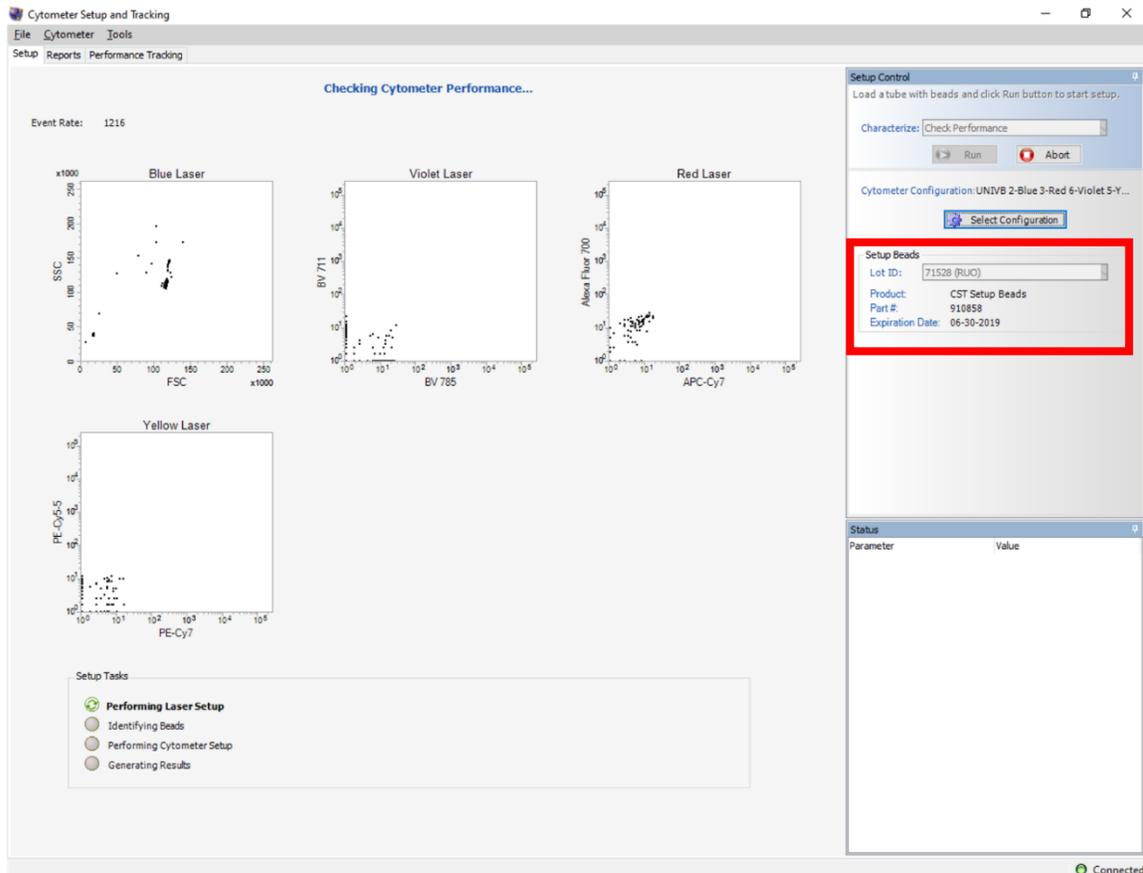

6. A la fin du check performance, retirer le tube et remettre le tube d'eau. Cliquer sur « View Report » et contrôler le rapport de contrôle qualité
 - Δ PMT ne soient pas $>$ à 50
 - CV de FITC (blue), APC (rouge), Cascade blue (violet), DAPI (UV) pas $>6\%$ (Coefficient de variation des billes pour les PMT les plus énergétiques de chaque laser ne soit pas $>6\%$)
 - Lasers delays ne doivent pas avoir variés fortement par rapport à ceux obtenus lors de la baseline
7. Fermer CST et revenir sur DIVA
8. Une fenêtre apparaît :



- Si le rapport du check performance est « **Passed** » : cliquer sur **Use CST settings**
 - Si le rapport n'est pas bon : cliquer sur Keep current settings et contacter un responsable
9. Replacer un tube d'eau sur le SIP et passer le cytomètre en mode STANDBY/LOW
 10. Ranger le tube avec son capuchon au frigo

INTERFACE DIVA

Le logiciel présente plusieurs fenêtres :

- BROWSER : Gestion de l'Experiment et des tubes qui le compose (Nom, export...)
- CYTOMETER :
- INSPECTOR : Gestion des paramètres de cytomètre (Sélection des canaux, Voltage des PMT, réglage manuel des compensations)
- WORKSHEET : Visualisation des données, création des dots plots et histogramme
- ACQUISITION DASHBOARD : Gestion de l'acquisition et de l'enregistrement des données


Chaque utilisateur à un dossier dans lequel sont classés ses EXPERIMENT. Nous nous engageons à les conserver **15 jours maximum**. Chaque utilisateur doit exporter et sauvegarder ses données sur son propre disque externe.

DEROULEMENT DE LA CREATION DE L'EXPERIMENT

- 1- Créer un nouvel EXPERIMENT
- 2- Choisir les canaux d'intérêt, modifier le fluorochrome si besoin
- 3- Trouver les cellules
 - a. Créer un dot-plot SSC-A/FSC-A et une gate cellule
 - b. Créer un dot-plot FSC-H/FSC-A et une gate singulet
 - c. Créer un dot-plot SSC-A (ou FSC-A)/FLUO (la plus forte) et une gate Positive
 - d. Créer une fenêtre STATISTIQUE
 - e. Par un back gating coloré retrouver les cellules positive sur le dot-plot SSC/FSC
 - f. Jouer sur les voltages de la FSC/SSC pour faire ressortir cette population
 - g. Replacer la gate des cellules sur la région d'intérêt
- 4- Faire les compensations
 - a. Créer la matrice de compensation (Experiment/compensation)
 - b. Régler le voltage pour chaque canal (= uniquement ACQUIRE, pas record !)
 - c. Une fois tous les voltages fixés, les appliquer pour tous les tubes et faire le RECORD pour tous les canaux
 - d. Placer les gates sur le positif pour chaque canal
 - e. Calculer la matrice de compensation
- 5- Créer les specimens/tubes
- 6- Exporter le template

CREER SON EXPERIMENT


- 1- Pour créer un nouvel Experiment, dans l'onglet **Browser** cliquer sur le petit livre « **New Experiment** »
 - a. Cliquer sur Blank Experiment/OK pour un nouveau protocole
 - b. Pour reproduire un protocole déjà mis au point et exporté dans la database cliquer sur le nom que vous lui avez donné (CST dans l'exemple) /OK.

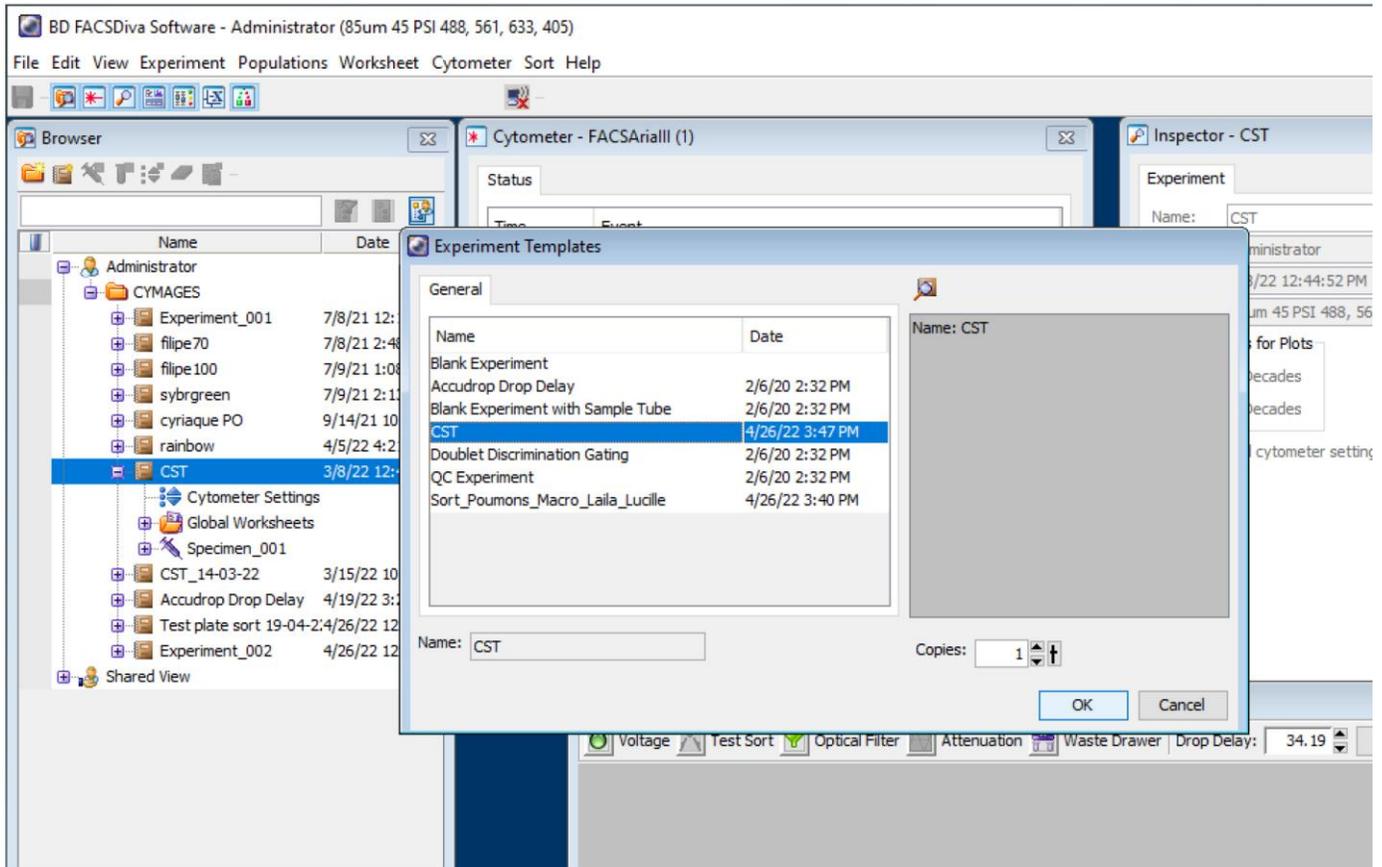

- 2- Spécifier les paramètres pour ce nouvel Experiment
 - a. Cliquer sur les « Cytometer settings » de votre experiment




- b. Dans l'onglet **Inspector** sélectionner les paramètres (canaux) souhaités. Un menu déroulant permet de choisir un autre fluorochrome du même canal. Par exemple FITC, AF488, GFP...

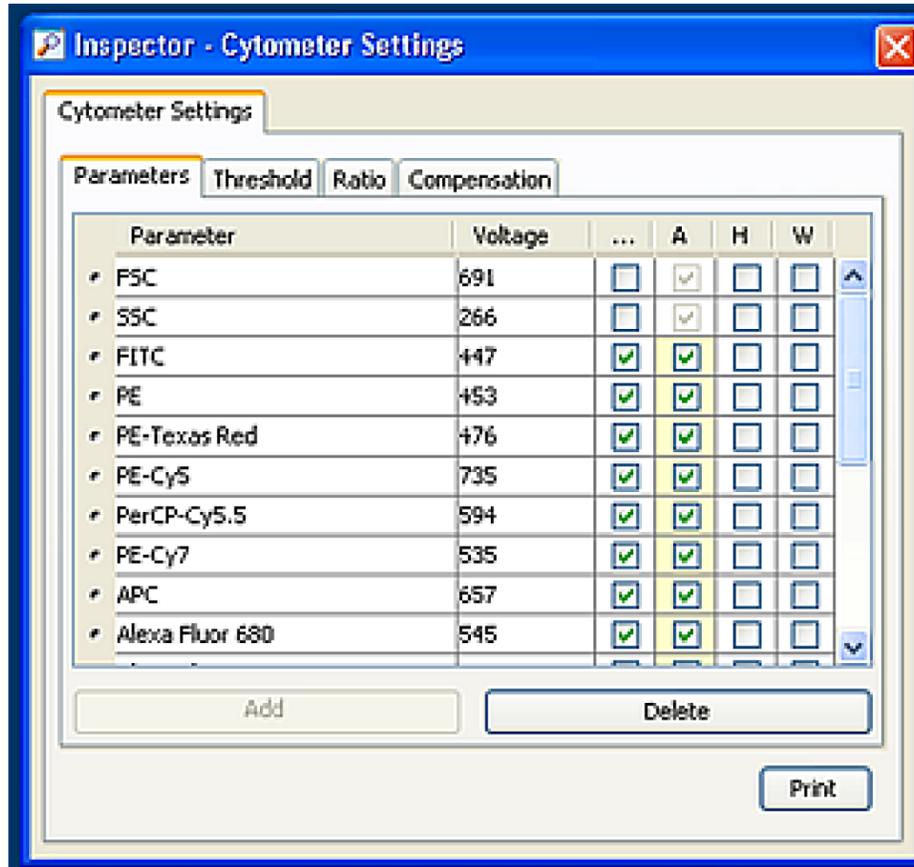


- c. Supprimer tous les canaux non utilisés.
 - d. Cocher H et W pour la FSC/SCC

COMPENSATIONS AUTOMATIQUES

- 1- Cliquer sur EXPERIMENT/COMPENSATION SETUP/CREATE COMPENSATION CONTROLS
- 2- Les paramètres choisis à l'étape précédente apparaissent. Vérifier que tous les fluorochromes/protéines fluorescentes de votre panel son présents. Cliquer sur OK

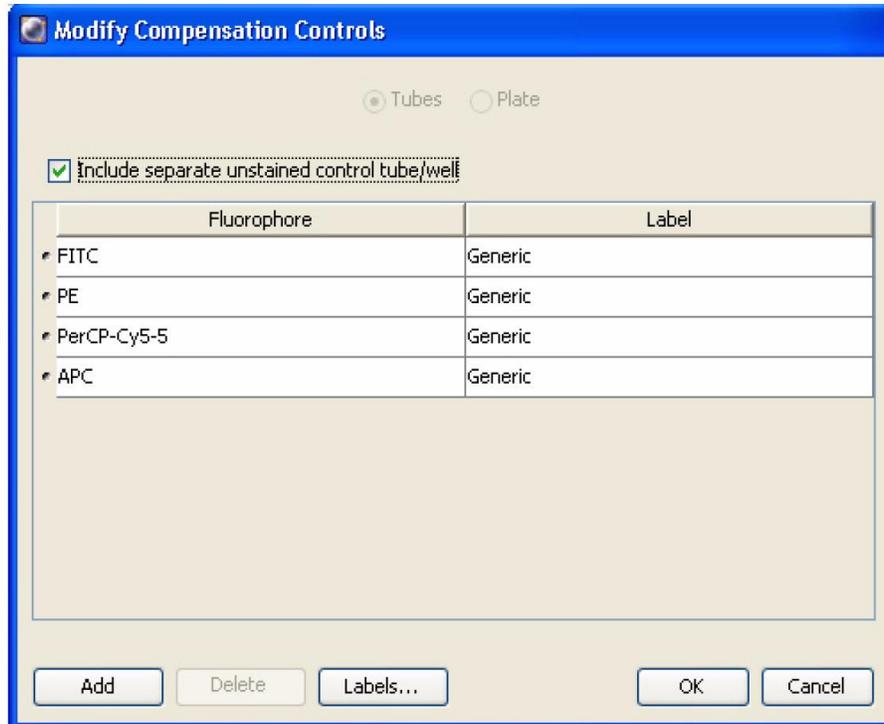

- 3- Les tubes de compensation apparaissent sous un nouveau Specimen « Compensation Contrôle » dans votre Experiment ainsi que le tube Unstained Control.

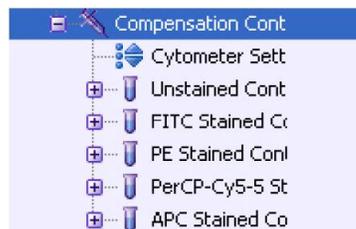

- 4- Passer le cytomètre en RUN/LOW
- 5- Cliquer sur le tube Unstained (la flèche sur le coté doit être verte)
- 6- Placer le tube Unstained sur le SIP
- 7-

SHUTDOWN

1. Préparer 3 tubes contenant respectivement 3 ml de:
 - A = Clean solution
 - B = Rince solution
 - C = Eau MiliQ
2. Passer le cytomètre en mode RUN/HIGH
3. Installer le tube de A avec le support de tube **OUVERT** (léger bruit de pompe) pendant **une minute**.
4. **REFERMER** le support et laisser le tube de A **5 minutes en HIGH**
5. Répéter les étapes 3 et 4 avec le tube de B
6. Répéter les étapes 3 et 4 avec le tube de C
7. Placer un tube avec **AU MAXIMUM 1mL de C**
8. Passer le cytomètre en STANDBY/LOW
9. Vérifier le planning de la journée du FORTESSA
 - ➔ Si quelqu'un est après vous dans la journée : laisser l'appareil allumé et **prévenir la personne suivante**
 - ➔ Si personne ne passe après vous dans la journée, éteindre l'appareil
- a. Vérifier qu'un tube d'eau est présent avec max 1ml
- b. Eteindre l'appareil (Bouton vert à gauche de l'appareil)
- c. Cliquer sur File/Quit
- d. Eteindre PC (Start/Shutdown) + écrans
- e. Vider la poubelle dans l'évier
- f. **Remettre un fond de javel** dans la poubelle (Flacon sur la paillasse derrière vous)
- g. Vérifier qu'il reste du FACS flow dans le bidon
 - ➔ S'il reste peu de volume, changer le carton. Le volume restant servira pour l'ARIA, mettre le carton dans le coin de la pièce à gauche de la porte d'entrée.

CONSEILS D'UTILISATION

1- SUSPENSION CELLULAIRE

- **Filtration conseillée** de votre suspension cellulaire sur filtre 35 ou 100 µm
Reference Falcon : Cells strainer 352235
- **Concentration optimale : 10 à 15 millions de cellules par ml en PBS ou PBS + max 2% SVF**
Max 20 millions de cellules par ml et éviter de descendre en dessous de 10 millions par ml pour un temps de lecture optimisé. En moyenne l'idéal est de se mettre entre 1000 et 3000 évènements/sec en low. Cela correspond à une concentration autour de 10 millions de cellules par ml.